Nom:	
Prénom	:
Classe	:
Date :	

# Evaluation individuelle des capacités expérimentales. 3ème

TP n° 11 : L'aquarium



Matériel : - papier pH

- soucoupe

- agitateur

- papier essuie tout

- 3 eaux à tester

- pissette d'eau

Sécurité : On manipule debout.

LE PORT DE LA BLOUSE, DES LUNETTES DE PROTECTION ET DES GANTS EST OBLIGATOIRE.







Remarque : Tu peux à tout instant faire appel au professeur en cas de problème ! Mais surtout n'oublie pas les appels obligatoires représentés par

# 1. Enoncé du problème :

Jean installe un nouvel aquarium. D'après son livre, le pH de l'eau doit être compris entre 6 et 8 pour la vie aquatique. Il a le choix entre 3 eaux différentes. **Quelle eau Jean doit-il choisir?** 

### 2. Protocole:

	olutions mises	, ,		•		permet de
	rouves pas le	•	•		ection au prof	esseur,
atın de po	oursuivre le Th	' (tu « perds	» alors 3 p	oints).		

#### 3. Mesures:

• Mesure le pH des différentes eaux et complète le tableau suivant :


Solutions testées	Eau A	Eau B	Eau C
рН			

pour montrer la mesure de l'eau B



pour montrer le tableau de mesures

• N'oublie pas de nettoyer et ranger ton matériel.

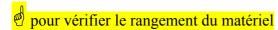

## 4. Exploitation:

Rappel de cours : complete les phrases sulvantes :  Une solution est acide si son pH est
Une solution est neutre si son pH est7.
Une solution est basique si son pH est7.
Réponds aux questions :
Quelle est la solution acide ?
Quelle est la solution basique ?
Quelle est la solution neutre ?
Conclusion : (fais une phrase !)
Quelle eau Jean doit-il choisir pour son aquarium ? Justifie ta réponse

# Grille d'évaluation

Evaluatio	on expérimentale			
Convocation signée	•	+		
respect des consignes de sécuri	ité			
C6.2.3 adopter des comporten	nents favorables à sa	+		
sécurité (blouse, lunettes, debo	out,)			
1er ap	opel protocole			
Proposition correcte		+ +		
C3.1.3 Raisonner, argumenter	<del></del>			
Rédaction du protocole				
C1.2.3 Rédiger une phrase				
	sure du pH du vinaigre			
	téaliser, manipuler			
Taille papier pH	+			
Dépôt de la solution		+		
Utilisation de l'échelle de teinte	2	+		
Nettoyage de l'agitateur		+		
3 <sup>ème</sup> appel :	tableau de mesures			
tableau		+ + +		
4 <sup>ème</sup> appel				
Manipulation dans le calme				
C6.2.1 respecter les règles de vie collective		+		
paillasse et matériel rangés				
Organisation du poste de travail				
C7.2.1 être autonome dans son				
	Note expérimentale :	/ 14		
Exploitation des résultats				
compléter les phrases		/3		
questions				
Eau choisie + justification		/1,5		
	Note exploitation :	/ 6		
		_		

Note:

/20